

Tp HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2019



QUY TRÌNH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN LIỀU KẾ

1. Cần có nơi cất giữ liều kế cá nhân mỗi khi không dùng đến (gọi là “nơi cất giữ”). “Nơi cất giữ” phải cách xa nguồn bức xạ và cách xa nơi đặt máy Xquang... vv.
2. Hàng ngày vào đầu giờ làm việc, người sử dụng liều kế lấy liều từ “nơi cất giữ” ra và đeo vào phía ngực trái (trường hợp có mang áo chì phòng hộ thì đeo liều kế và cổ áo). Trước khi ra về phải mang liều kế cá nhân để lại “nơi cất giữ”. Tuyệt đối không mang liều kế về nhà hoặc sử dụng khác với mục đích công việc được quy định.
3. Trong khi sử dụng, không được để liều kế cá nhân vấy bẩn, tiếp xúc trực tiếp với nước, hóa chất hoặc chất phóng xạ, tránh làm rơi vỡ liều kế...
4. Không được mở liều kế trong bất kỳ trường hợp nào.
5. Khi liều kế hư hỏng, đơn vị hoặc cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm mua thay thế liều kế mới.
6. Đơn vị thường xuyên giám sát nhắc nhở nhân viên Xquang đeo liều kế cá nhân khi thực hiện chụp, chiếu Xquang cho bệnh nhân.
7. Theo dõi thời gian sử dụng liều kế, dán tên nhân viên sử dụng lên liều kế và định kỳ mỗi quý gửi về Trung tâm Hạt nhân để đọc và nhận kết quả.
8. Khi đọc kết quả liều kế cá nhân, nếu phát hiện giá trị đọc bất thường, đơn vị cung cấp sẽ thông báo trực tiếp đến cơ sở đồng thời bằng biện pháp nghiệp vụ cùng chuyên môn đơn vị sẽ cung cấp báo cáo cho cơ sở nguyên nhân và kế hoạch ứng phó trong thời gian ngắn nhất.

TP HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2019



PGS.TS.BS. NGUYỄN THANH HIỆP